

**Kort instruktion for de mest anvendte parametre:**

Tænd på grøn power knap foran.

Tryk kort på sort kvadratisk knap til højre for Kontrolleren at aktivere display.

Bemærk: Display slukker automatisk hvis autoklaven ikke er i brug, efter kort tid.

Nu vises der 2 linjer på Kontroller samt små LED= lysene små lamper/indikatorer: i siderne.

**De 3 vigtigste parametre til normal brug:**

"nnn" = parameter protection command ( pass word, beskyttelse af de indtastede værdier "låse op / låse i" ).

"SP1" = sterilizing temperature ( sterilisations temperatur ).

"t in1" = sterilizing time (sterilisations tid ).

**Alm. Kørsel, uden at ændre på indstillinger:**

De indtastede værdier er her låst !!

Hold Start/Stop knap inde og Kontrolleren køre de seneste indtastede værdier.

Display vil vise setpunkt i linje 2 og indikator for HEATING vil lyse til venter på display.

Bemærk: Vil man SE de indtastede parametre inden kørsel, trykkes gentagne gange på knappen ENTER på Kontrolleren indtil man kommer til en af ovennævnte parametre.

For at starte uden ændringer, trykkes på ENTER, indtil der står OFF i displayet.

Hold Start/Stop knap inde og Kontrolleren køre de seneste indtastede værdier.

**Ønskes andre værdier:**

Bemærk: Der skal stå OFF i displayet, ellers kan man ikke ændre parametre.

Tryk evt. på Start/Stop knap og/eller ENTER, indtil der står OFF i display.

Låse op for ændring af parametre ( gælder også selv om der har været slukket for autoklaven ):

Ønskes der en anden sterilisations temperatur og/eller sterilisations tid, trykkes på ENTER indtil der står "nnn" i display.

Ændre værdien med piletasterne til der står 3 ( 3 er lig med pass word ) og tryk på ENTER. Nu er Kontrolleren låst op.

Forsæt med at trykke gentagne gange til der står SP1 ( Sterilisations temperatur ) eller tin1 ( Sterilisations tid ).

Værdierne ændres med piletasterne.

Tryk på ENTER, indtil der står OFF i displayet. Hold Start/Stop knap inde og Kontrolleren køre de seneste indtastede værdier.

Bemærk: Nu er værdierne i Kontrolleren ikke låst !!

**Låse parametre ( gælder også selv om der har været slukket for autoklaven ):**

Bemærk: Der skal stå OFF i displayet, ellers kan man ikke ændre parametre.

Tryk evt. på Start/Stop knap eller ENTER, indtil der står OFF i display.

Tryk på ENTER indtil der står "nnn" i display. Ændre værdien med piletasterne til der står alle andre værdier end 3 og tryk på ENTER.

Bemærk: Nu er Kontrolleren låst.

For at starte med de nye ændringer, trykkes på ENTER, indtil der står OFF i displayet.

Hold Start/Stop knap inde og Kontrolleren køre de seneste indtastede værdier.